


## Versuche zum Vitamin-C-Gehalt in Zitronen



- Anleitung der Teststäbchen

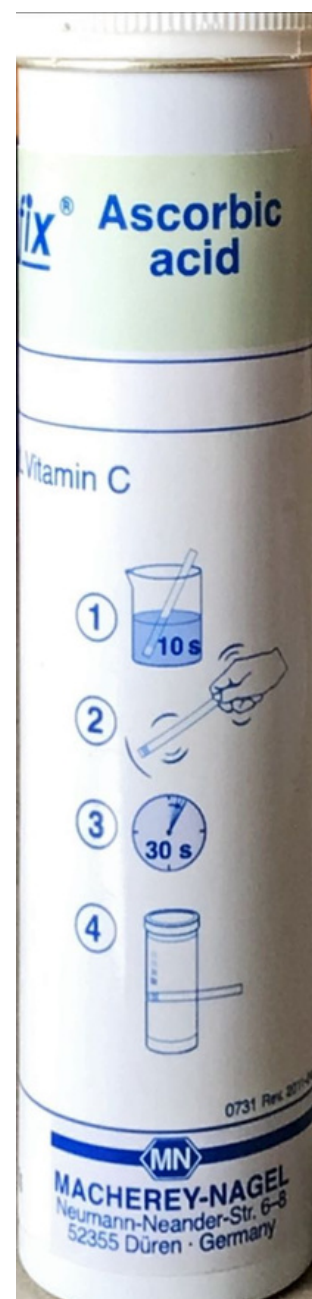

1. Teststäbchen 10 Sekunden in Probe eintauchen.
2. Flüssigkeitsüberschuss abschütteln.
3. 30 Sekunden warten.
4. Testfeld mit Farbskala vergleichen.


- Farbskala



## Versuche zum Vitamin-C-Gehalt in Zitronen



- Anleitung der Teststäbchen

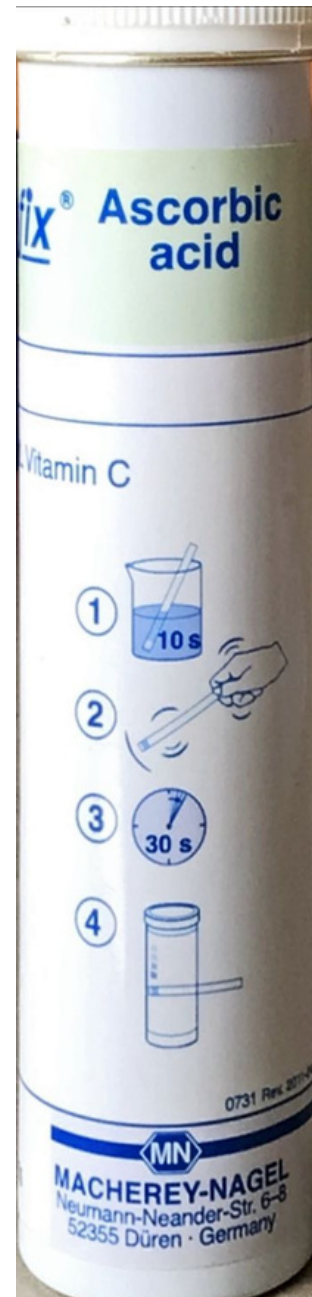

1. Teststäbchen 10 Sekunden in Probe eintauchen.
2. Flüssigkeitsüberschuss abschütteln.
3. 30 Sekunden warten.
4. Testfeld mit Farbskala vergleichen.

- Farbskala

